

SR0660 亚碲酸钾（Vogel Johnson 琼脂配套试剂）说明书

用途：

每支添加于 100ml（HCM046）中配成 Vogel Johnson 琼脂培养基。

成份：

（西林瓶开启示意图）

亚碲酸钾 0.02 g/支


使用方法：

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法: 每支加入 1ml 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于 100ml（HCM046）中配成 Vogel Johnson 琼脂培养基。

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒

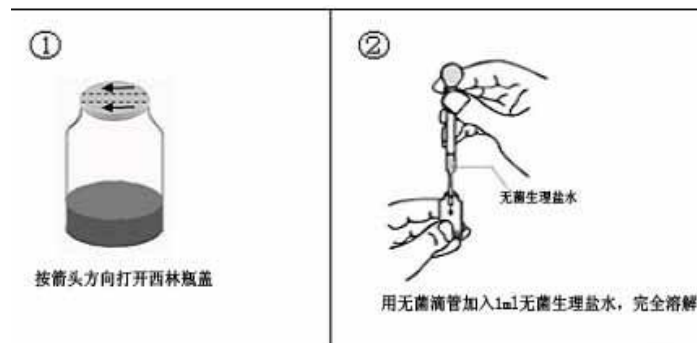

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877/8876 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com