

## 029226 0.5%无菌 TTC 溶液使用说明书

用途:

每支添加于 200ml (027020) 中配成 TTC 卵磷脂-吐温 80 营养琼脂。

成份:

0.5%TTC 2ml/支

使用方法:


1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法: 每支添加于 200ml (027020) 中配成 TTC 卵磷脂-吐温 80 营养琼脂。
3. 在开口后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)

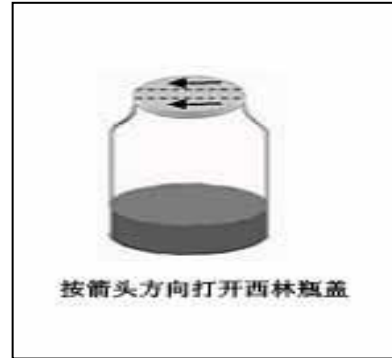

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

## 029226 0.5%无菌 TTC 溶液使用说明书

用途:

每支添加于 200ml (027020) 中配成 TTC 卵磷脂-吐温 80 营养琼脂。

成份:

0.5%TTC 2ml/支

使用方法:

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法: 每支添加于 200ml (027020) 中配成 TTC 卵磷脂-吐温 80 营养琼脂。
3. 在开口后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com